



嗅覚検査をより身近にお試しいただけるよう
5-2法を行うために必要な3つのアイテム
パネル選定用基準臭、対照液、ニオイ紙をセットしています。

ポストイン

扱いやすい

簡単廃棄

パネル・トライアル

① 第一薬品産業株式会社

初めてのの方も、使い慣れた方も、扱いやすい製品を

セット内容

パネル選定用基準臭 (A～E 各1個)

従来の瓶に入っているパネル選定用基準臭と同じ基準臭を1.5ml マイクロチューブに充填しました。
※液漏れ防止のため、ご使用後はキャップをしっかりと閉めてください。

対照液

従来の瓶に入っている対照液を5.0ml チューブに充填しました。
5-2法を行うために基準臭に比べて多く入っています。

ニオイ紙

ニオイ紙100本同封しています。5-2法を4回行うことができます。
※基準臭の残量によってはご使用可能ですのでニオイ紙を追加でご購入ください。

ケース活用法



POINT

チューブ本体の底が平らではないため、ケースを利用することで、チューブ本体を立てて使用することができ、従来製品と同様に扱うことが可能です。また、ニオイ紙を立てておくことも可能です。
※外装も利用しますので、丁寧なご開封、一緒に保管してください。

保管・廃棄方法



本製品は使い捨てを前提としていますので、長期保管の想定はしておりません。

基準臭は機器分析及び官能評価によって、常温で開封後3ヶ月の同等性は確認しておりますが、到着後はお早めにご使用ください。

従来の瓶製品とは異なるプラスチック製です。
地域・自治体の方針に従って廃棄してください。

購入に関するお問い合わせ先

第一薬品産業株式会社
〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町15-12 MOCビル6F

電話 03-3666-6773 受付時間 9:00～16:30
FAX 03-6206-2662 (土・日・祝日、および定休日を除く)