

パネル選定用基準臭
パネル・トリアル

貯法 : 常温で保存
有効期限 : 3ヵ月を目安にお早めにご使用ください

本製品はパネル選定用基準臭と同様の原料・製法で製造しておりますが、公益社団法人におい・かおり環境協会の推奨マークは取得しておりません。推奨マークについては協会 HP をご参照ください。<https://orea.or.jp/jigyo-katsudou/recommendation/>

1 セット内容

- ① 各種基準臭 (A~E) 各 0.5mL
- ② 対照液 5mL
- ③ ニオイ紙 100 本

2 組成・におい

基準臭	カラー	主成分	希釈倍率 (10 ⁿ)	溶剤	におい
A	白	フェニルエチルアルコール	-4.0	流動パラフィン	ローズ様の香気
B	黄	メチルシクロペンテノロン	-4.5		カラメル様の香気
C	緑	イソ吉草酸	-5.0		汗様の不快臭
D	青	γ-ウンデカラクトン	-4.5		桃様の香気
E	赤	スカトール	-5.0		糞様の不快臭
対照液	無印	流動パラフィン	—	—	無臭

3 使用方法

ケースから基準臭とニオイ紙を取り出します。ケースを利用し、写真のようにセットしてください。



ろ紙を立てて使用することもできますので、ご活用ください。



パネル選定用基準臭
パネル・トライアル

貯法：常温で保存

有効期限：3ヵ月を目安にお早めにご使用ください

4 検査方法 (5-2 法)

5-2 法は5本のニオイ紙から、においがするものを2本選ぶ検査方法です。

(Aの検査を行う場合)

- ① ニオイ紙を5本取り出し、任意の2本にAの基準臭液を浸します。(先端から約1cm、スリットが入っていますので目安として利用ください。)
- ② 残りの3本には対照液を同様に浸します。
- ③ ニオイ紙はケースに入っているスリットを利用することで立たせることが可能です。5本のニオイ紙をランダムにケースに立ててください。
- ④ 5本のにおいをそれぞれ嗅いで、においがあると思われる2本のニオイ紙を解答します。
- ⑤ これを残りのB～Eのにおいで繰り返します。

※ニオイ紙には1～5の番号を振って基準臭液を付けたニオイ紙の番号を覚えておくと、答え合わせが可能です。

5. 保管方法と有効期限

保管方法：常温保存（高温多湿は避けてください）

有効期限：3ヵ月を目安にお早めにご使用ください。

自社での機器分析及び官能評価にて常温で開封後3ヵ月の同等性は確認しておりますが、においは常に変化や低下をしておりますので、なるべく早期の使用を推奨いたします。

6. 廃棄方法

本製品に使われている容器は従来の瓶製品とは異なるプラスチック製です。お使いの地域・自治体の方針に従って廃棄してください。

7. その他

詳細は弊社、第一薬品産業株式会社のHPに掲載しておりますのでご参照ください。

① 第一薬品産業株式会社

〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町15番12号 兜町MOCビル6F

TEL：047-396-5176 FAX：047-396-5196